




アガロース タブレットタイプ

EzMake AT/Agarose Tablet 計量の手間と時間短縮。いつでも同じゲル作製が可能

【従来の方法】アガロース パウダー

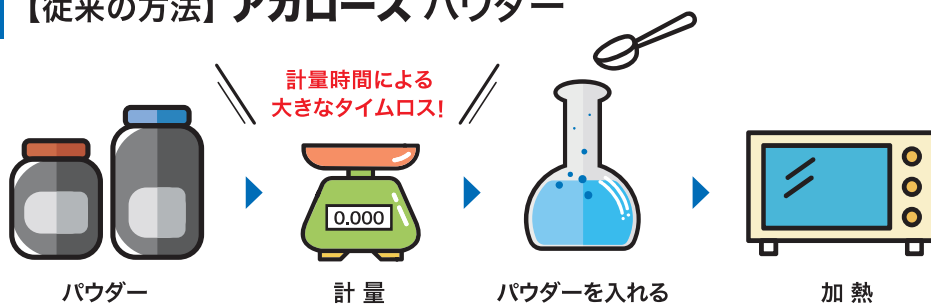

🕒 TAKE TIME

色々な手間と
時間が掛かります


- ・計量ミスによるロス
- ・スプーンの洗浄や廃棄
- ・秤量紙、皿などの準備

【タブレットを使用】アガロース タブレット

READY TO USE



it's EASY

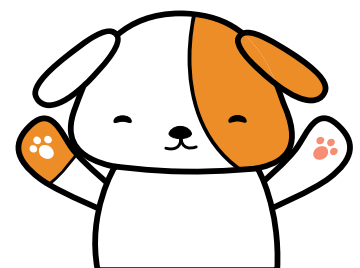

使い方

①調製する溶液の2～4倍の容量のフラスコを準備

②下表をもとに、ご希望に応じてアガロースタブレットを泳動バッファーに添加
タブレットをバッファーに2分間浸してから加熱スタート

ゲル%	1錠	2錠	3錠
1%	50ml	100ml	150ml
1.2%	42ml	83ml	125ml
1.3%	38ml	77ml	115ml
1.5%	33ml	67ml	100ml
1.8%	28ml	56ml	83ml
2.0%	25ml	50ml	75ml

③電子レンジでの方法

- ・電子レンジを高出力設定にして気泡が出始めるまで加熱します。
- ・電子レンジからフラスコを取り出して静かに旋回振とうし、溶け残ったアガロース粒子を再懸濁します。
- ・再度電子レンジに入れて加熱と再懸濁を溶液が透明になるまで繰り返します。
- ・電子レンジからフラスコを取り出し、静かに旋回振とうします。
- ・ゲルに気泡ができた場合はチップなどを使って取り除きます。

④溶液を約60°Cに冷してからトレーに分注

アガロースゲル(%)	0.3	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	2.0
DNAサイズ範囲(kb)	60~5	20~1	10~0.8	7~0.5	6~0.4	4~0.2	3~0.1

製品番号	入数	価格
LTHD-10-TC00003	100個(0.5g/タブレット)	8,000円(税別)



本社:名古屋市中区新栄1丁目33-1 TEL:052-241-5311 お問い合わせ:lbtas-iq-ppdhd@rikaken-hd.co.jp



〒460-0007 名古屋市中区新栄一丁目33番1号 TEL:052-241-5351(代)



〒930-0834 富山県富山市問屋町三丁目1番33号 TEL:076-451-4545(代)



〒920-1158 石川県金沢市朝霧台二丁目27番地 TEL:076-263-2011(代)



〒981-0933 仙台市青葉区柏木二丁目3番28号 TEL:022-233-1717